



Arbeiten Sie noch mit Haushaltsreinigern?

Rückstände auf Laborglas? Falsche Analysenresultate? Gehen Sie kein Risiko ein!

Rückstandsfreie Reinigung mit deconex® - Ihre Vorteile

- **Selbsttätige Reinigung**
mechanische Bearbeitung durch Bürsten entfällt
- **Geprüfte Formulierung**
synergistische Wirkung ausgesuchter Inhaltsstoffe
- **Sparsamer Einsatz**
dank konzentrierter Wirkungskraft
- **Breites Wirkungsspektrum**
vielseitig einsetzbar
- **Hervorragende Reinigungsleistung**
entfernt zuverlässig organische und anorganische Rückstände, z.B. aus Synthese, Nährböden, Proteine etc.
- **Leichte Abspülbarkeit**
aufgrund der Zusammensetzung
- **Analysenreine Oberflächen**
analytisch belegt
- **Schützt die Umwelt**
vor hohem Tensideintrag
- **Praktisch**
deconex® Reiniger eignen sich zum Ansatz in Stadtwasser

Warum Sie auf Haushaltsreiniger im Labor verzichten sollten

Das Problem

Im Laborbereich sind Haushaltsreiniger aufgrund ihrer Zusammensetzung problematisch. Rückstände beeinflussen empfindliche Analysemethoden und führen zu falschen Resultaten.

Reinigungsleistung

Haushaltsreiniger sind pH-neutral und weisen deshalb eine limitierte Reinigungskraft auf.

Tenside

Haushaltsreiniger enthalten Tenside, die leicht schäumen und schwierig abzuspülen sind.

Duft- & Farbstoffe

Haften als Rückstände auf dem Glas.

Hautpflegekomponenten

Bleiben als Film auf der Glasoberfläche zurück.



Erfahren Sie die überlegene deconex® Reinigungskraft

deconex® 12 BASIC

Mildalkalischer Reiniger mit hohem Quellvermögen. Wirkt gegen hartnäckige Rückstände. Eignet sich hervorragend auch für die Reinigung empfindlicher Glaswaren zur Abmessung sowie Küvetten.

deconex® 15 NF

Einzigtiger, phosphatfreier Reiniger. Eignet sich besonders zur Vorreinigung vor der maschinellen Aufbereitung – ohne Zwischenspülen direkt in die Spülmaschine!

Übliche Dosierung

2.0% (V/V) bei 20 °C – 30 °C während 30 min. bis 120 min. Auch für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet.



Ihr Resultat – Rückstandsfreie saubere Laborgläser!

deconex® – für die professionelle Laborglasreinigung.



Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90
www.borer.ch, office@borer.ch

deconex®